

微孔板快速振荡器

QB-9001 型

一流创意，全新结构、突破传统。

QB-9001 型微孔板快速振荡器是仿德国海道尔夫公司产品而定型。流线型机体采用增强型工程塑料成型，同时容纳 4 块微孔板的快速振荡混匀。防滑天然橡胶振荡台，耐酸碱，易清洗。定时与连续兼备，调速范围广。完全取代同类进口产品，为您提供理想的实验平台。

本仪器对科研单位、医学院校、疾控中心、医学卫生单位和各分子生物学、病毒学、微生物学、病理学、免疫学等实验室的微孔板作快速振荡混匀，具有噪音低、混合均匀、方便快捷等优点。

使用方法：

将仪器取出后，放在平稳的工作台上，将需振荡的 4 块微量板（长 127.5mm 宽 85.5mm）逐块平稳的放入仪器橡胶平台方格中，微量板必须安放平稳、牢固。开启电源开关，把定时旋钮旋至你所需要的时间，再将调速旋钮调至合适的速度即可。使用完毕，请关闭电源。（本仪器橡胶台面可拿下清洗）

特别说明：

本仪器使用之微孔板必须是国际标准规格：（127.5mm×85.5mm）。如使用非标准型微孔板，可能会产生橡胶套框无法固定

微孔板，从而发生微孔板松动，在快速振荡时微孔板固定不牢而掉下。在使用标准微孔板（127.5mm×85.5mm）时，也应检查微孔板是否已全部放入橡胶振动台之微孔板固定框内，必须全部压紧放入，才能开机使用。请各使用人员注意以上情况。

技术指标：

频率：0~1350 转/分

速度：无级调速

定时：0~120 分/连续

范围：96 孔微量板 4 块或同规格微量板 4 块

电源：220V 功率：35W

外型：350×250×155mm

仪器配置：

仪器主机 1 台

电源线 1 根

使用说明书 1 份

保修卡 1 份

海门市其林贝尔仪器制造有限公司

地址：江苏海门市麒麟工业园区

电话：0513-82707780/82707860

传真：0513-82703912