

LS 系列口袋秤使用说明书

操作说明

1. 打开电池盖放入两节 7 号（AAA）电池，注意正负极

2. 按住“ON/OFF”键开机，屏幕显示“8888”后归零
3. 将所需称重物品放上秤盘，屏幕显示物品重量，若出现“O-Ld”即超重秤载，请立即将称重物品移去
4. 去皮键：当屏幕显示“0”，将容器放上秤盘，按“TARE”使数据归零，将所需称重物品放进容器，此时屏幕显示为物品的净重
5. 单位转换：通过“MODE”进行单位转换
6. 关机：使用结束后，按“ON/OFF”关机；当天平处于闲置状态 1 分钟后将自动关机
7. 更换电池：当出现“LO”时，带电量不足，请及时更换电池

计数功能

1. 将相同质量的样品放上秤盘，按下“PCS”不放直到出现 100，然后按“MODE”选择 25, 50, 75, 100
2. 再次按“PCS”键后天平进入计数状态
3. 将物品放上秤盘，得到的数据即为物品的数量
4. 按“MODE”键退出计数状态，进入计重状态

校准

为保证称重数据的准确性，应对天平定时校准

1. 打开天平，待稳定后持续按“MODE”，LCD 显示屏显示“CAL”后松开“MODE”
2. 再按“MODE”屏幕显示校准重量，将相同重量的校准砝码轻置于秤盘上 3 秒之后，屏幕显示“PASS”并回到计重模式
3. 移去砝码，校准结束

维修

自天平购买之日起的 12 个月内，由于天平自身缺陷以及工艺问题，我们将负责维修，并且有权利更换任何组件，运费由对方承担。由于事故或人为损坏，包括改装、由非本公司专业人员维修或者接触腐蚀性和放射性物质等，不在保修范围内。